

دستور العمل استفاده از کیت ید سنج

طرز استفاده:

- ۱ - قبل از استفاده از محلول ، محتوی کیت را به خوبی تکان دهید.
- ۲ - یک قطره از محلول کیت را روی نمک بریزید. برای اینکار یک قاشق مربا خوری از نمک مصرفی روزانه کافیت
- ۳ - بر اساس جدول زیر میزان ید موجود در نمک را طبقه بندی کنید

تغییر رنگ محسوس سورمه ای یا بنفش تیره		تغییر رنگ محسوس ابی یا بنفش		تغییر رنگ ناچیز (ابی یا بنفش یا خاکستری) کم رنگ			بدون تغییر رنگ رنگ سفید	رنگ
								
۳۰ ppm		۱۵ ppm		۸ ppm			۰ ppm	میزان ید
مطلوب		قابل قبول		غیر قابل قبول			غیر قابل قبول	وضعیت نمک

واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت شماره سه مشهد